

# PHARMA TEST



Bedienungsanleitung

ALGEX Magenta

Wasserbadschutz

Version 3.0

Pharma Test Apparatebau AG  
Siemensstrasse 5  
D-63512 Hainburg / GERMANY

T: +49 6182/9532-600  
F: +49 6182/9532-80  
Email: [info@pharma-test.de](mailto:info@pharma-test.de)  
Web: [www.pharma-test.com](http://www.pharma-test.com)



Certificate No FS 529019/0388D

## Die Dokumentation

Die vorliegende Technische Dokumentation beschreibt die Nutzung des Wasserbadschutzes. Sie richtet sich an das Bedienpersonal sowie an die Personen für Inbetriebnahme und Betreuung.

Für alle Kaufteile gelten die Voraussetzungen des jeweiligen Herstellers in Bezug auf Inbetriebnahme, Einsatz sowie Wartung und Reparatur.

## Copyrights

© Pharma Test Apparatebau AG, 2018

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Begleitdokumentation ist urheberrechtlich geschützt und Bestandteil der zugehörigen Maschinenanlage. Dem Betreiber der Anlage ist es gestattet Kopien dieser Dokumentation zu erstellen.

Weitere Kopien oder Auszüge davon zu anderen Zwecken bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Pharma Test Apparatebau AG.

---

Product Name	ALGEX Magenta
Document Name	B-106-0400_AlgeX_Magenta_V3.0d
Revision No.	3.0
Author	PTAG
Valid from	26.07.2018
Change	N

## Inhaltsverzeichnis

Die Dokumentation .....	2
Copyrights .....	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
Tabellenverzeichnis .....	3
Dokumentenhistorie .....	3
1 Anwendung von ALGEX Magenta.....	4
1.1 Dosiermengen bezogen auf die jeweilige Wasserbadgröße .....	4
1.2 Verfügbare Behältergrößen.....	4
1.3 Häufige Fragen .....	4
1.4 Bedienungshinweise.....	5
Analysenzertifikat .....	6

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dokumentenhistorie.....	3
Tabelle 2: Dosierempfehlungen .....	4
Tabelle 3: Verfügbare Größen .....	4
Tabelle 4: Häufige Fragen .....	4

## Dokumentenhistorie

Version	Gültig seit	Autor	Änderung	Bemerkungen
3.0	26.07.2018	PTAG	N	Generelle Überarbeitung der Version 3.0 auf Basis der Version 3.0 „englisch“, neues Format und Aktualisierung des ALGEX Magenta Wasserschutzmittels

**Tabelle 1: Dokumentenhistorie**

### Index Information - Änderung:

N = Neues Dokument

K = Korrektur

R = Revision

Product Name	ALGEX Magenta
Document Name	B-106-0400_Algex_Magenta_V3.0d
Revision No.	3.0
Author	PTAG
Valid from	26.07.2018
Change	N

# 1 Anwendung von ALGEX Magenta

ALGEX Magenta ist ein effektives Algenschutzmittel und dabei frei von Aldehyden. Es wird als Wasserschutzmittel in PTWS Wasserbädern von Pharma Test angewendet. Es kann innerhalb eines pH-Bereichs von 4 – 9 verwendet werden.

Bitte beachten: Bitte immer sonnengeschützt lagern.

## 1.1 Dosiermengen bezogen auf die jeweilige Wasserbadgröße

Instrumententyp	Empfohlene Dosiermenge
PT-DT7, PT-DT70, PT-DT8, PT-DT8S	52,5 ml
PTWS 100, PTWS 120D, PTWS 120S	52,5 ml
PTWS 310, PTWS 820D	60 ml
PTWS 610, PTWS 620	90 ml
PTWS 1210, PTWS 1220, PTWS D610, PTWS D620	120 ml
DIST-3	15 ml
PTZ-S, PTZ AUTO 1, PTZ AUTO 1EZ	3 ml
PTZ AUTO 2, PTZ AUTO 2EZ	9 ml
PTZ AUTO 3, PTZ AUTO 3EZ	15 ml
PTZ AUTO 4, PTZ AUTO 4EZ	22,5 ml
PTS-3E	22,5 ml

Tabelle 2: Dosierempfehlungen

## 1.2 Verfügbare Behältergrößen

Menge	Art. Nr.
250ml	106-0400

Tabelle 3: Verfügbare Größen

## 1.3 Häufige Fragen

Frage	Antwort
I habe die ALGEX Magenta Flasche eine Zeit lang aufbewahrt und nun festgestellt, dass sich Partikel an der Flascheninnenseite gesammelt haben. Ist das ALGEX Magenta nun unbrauchbar geworden oder kann es weiterhin verwendet werden?	Das sich Partikel innerhalb der Flasche absetzen ist hierbei normal und keineswegs ein Zeichen, dass das ALGEX Magenta unbrauchbar geworden sein könnte. Da unser ALGEX Magenta einen zusätzlichen Farbindikator besitzt, kann es sein, dass sich diese Farbpartikel mit der Zeit an der Innenseite absetzen. Sie brauchen die Flasche vor Nutzung lediglich zu schütteln und die Partikel vermischen sich wieder mit der restlichen Lösung.

Tabelle 4: Häufige Fragen

Product Name	ALGEX Magenta
Document Name	B-106-0400_AlgeX_Magenta_V3.0d
Revision No.	3.0
Author	PTAG
Valid from	26.07.2018
Change	N

## 1.4 Bedienungshinweise

**BAuA-Nr.:** N-77104

**Inhaltsstoffe:** BIGUANIDE, DYES, AUXILIARIES

**Anwendung:** Auf 1 Liter gereinigtes Wasser 3 ml ALGEX zugeben (0,3%). Erneuern der Lösung erforderlich, wenn die rote Farbe des Wasserbades eintrübt spätestens aber alle 3 Monate. Diese Trübung erfolgt sobald das Biozid nicht mehr ausreichend aktiv gegen die Algen vorgehen kann.

**Hinweis:** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Biozide sind Poly (hexamethylenbiguanid) hydrochlorid und (N,N, -Dimethyl-2-hydroxypropylammoniumchlorid) polymer. Gehalt: je 10 g/kg.

**Gefahrenhinweise:** Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält Poly (hexamethylenbiguanid) hydrochlorid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Sicherheitshinweise:** Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI AUGENKONTAKT: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**Chemisch stabil für 24 Monate**

Product Name	ALGEX Magenta
Document Name	B-106-0400_AlgeX_Magenta_V3.0d
Revision No.	3.0
Author	PTAG
Valid from	26.07.2018
Change	N

# PHARMA TEST

## Analysenzertifikat

Dies bestätigt die korrekte Analysendurchführung des ALGEX Magenta Wasserschutzmittels unter Beachtung der hier gestellten Vorgaben.

### Testergebnis

Dieses Mittel

**[ X ] erfüllt**

alle in diesem Dokument gestellten Anforderungen.

Alle regulären Verkaufs- und Garantiebedingungen der Pharma Test sind hier gültig und werden nicht durch das angehängte Zertifikat beeinflusst.

### Bemerkungen:


**Pharma Test Apparatebau AG**  
**Siemensstrasse 5**  
**D-63512 Hainburg / GERMANY**

T: +49 6182/9532-600  
F: +49 6182/9532-80  
Email: [info@pharma-test.de](mailto:info@pharma-test.de)  
Web: [www.pharma-test.com](http://www.pharma-test.com)



Certificate No FS 529019/0388D